



## 斜面試管/平板之臨時存放及菌株活化說明

### A. 斜面試管/平板之臨時存放

收到斜面試管/平板未立即開封使用者，請暫置於 25°C (室溫) 存放。

### B. 菌株活化：應在無菌環境下操作

1. 未開封之斜面試管/平板**請立即** (以確保活性，最慢於一週內) 將菌株移殖到指定培養基。
2. 母管與移殖的新管全部請依指定溫度進行培養。
3. **培養基配製和菌株之詳細培養資料請參閱產品說明書。**

### C. 服務說明

1. 若對於培養菌株的相關條件不熟悉、或是菌株未能生長、或是對活化之菌落有疑問時，請於收到菌株 1 個月內，透過 BCRC 客戶服務系統之客戶線上諮詢系統反應問題，即進行處理。
2. 本中心可提供各類菌種活化培養相關技術訓練，依顧客需求安排客製化人員代訓課程，意者請洽詢服務窗口李小姐 (03-5223191 轉 511)。
3. 若對菌株的活化或開封仍有疑問，請派員撥冗參加本所舉辦之「微生物菌種活化及保存研習班」，請與分機 349 李小姐聯絡報名。